



Sample Handling



Модель	CryoCube® F740hi, 3 c./CryoCube® F740hi, 5 c.	CryoCube® F740hiw, 3 c./CryoCube® F740hiw, 5 c.	CryoCube® F740h, 3c./CryoCube® F740h, 5c.
Стр.	272/278	272/278	272/278
Изоляция	вакуумные изоляционные панели / пенополиуретан	вакуумные изоляционные панели / пенополиуретан	вакуумные изоляционные панели / пенополиуретан
Толщина стенок	Тип В	Тип В	Тип В
Вместимость	740 л	740 л	740 л
Количество внутренних дверей	3	3	3
Количество отделений	3/5	3/5	3/5
Макс. кол-во стеллажей на один морозильник	18/30	18/30	18/30
Вместимость боксов на один морозильник			
Боксы высотой 53 мм (2 дюйма)	32/16	32/16	32/16
Боксы высотой 76 мм (3 дюйма)	20/8	20/8	20/8
Боксы высотой 127 мм (5 дюймов)	12	12	12
Вместимость боксов на один морозильник			
Боксы высотой 53 мм (2 дюйма)	576/528	576/528	576/528
Боксы высотой 76 мм (3 дюйма)	360/288	360/288	360/288
Боксы высотой 102 мм (4 дюйма)	288/264	288/264	288/264
Количество образцов			
Боксы высотой 53 мм (2 дюйма)	57 600/52 800	57 600/52 800	57 600/52 800
Габариты (Ш x Г x В) ¹⁾²⁾³⁾	109,9 x 98 x 197,3 см	109,9 x 98 x 197,3 см	109,9 x 91,5 x 197,3 см
Внутренние размеры (Ш x Г x В)	86,5 x 62,1 x 139 см	86,5 x 62,1 x 139 см	86,5 x 62,1 x 139 см
Вес без принадлежностей	315 кг/333 кг	320 кг/328 кг	308 кг/317 кг
Вес при отправке	364 кг/382 кг	369 кг/377 кг	357 кг/366 кг
Время охлаждения до -80 °C ⁴⁾	4 h 10 min	4 h 10 min	4 h 10 min
Уровень шума	41,3 дБ	41,3 дБА	47,8 дБА
Тепловая мощность	438 Вт	442 Вт	492 Вт
Электропитание	230 В, 50 Гц	230 В, 50 Гц	230 В, 50 Гц
Потребление электроэнергии морозильником Eppendorf® ⁵⁾	10,5 кВтч/день	10,6 кВтч/день	11,8 кВтч/день
Макс. потребление электроэнергии на бокс 53 мм ⁵⁾	18 Втч/день/20 Втч/день	18 Втч/день/20 Втч/день	21 Втч/день/22 Втч/день
Внутренняя часть	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Защита настроек паролем	да	да	да
Дополнения	Автоматический выпускной клапан	Автоматический выпускной клапан	Автоматический выпускной клапан
Охлаждающая жидкость	R290 / R170	R290 / R170	R290 / R170
Удаленный мониторинг устройств и уведомления (VisioNize®)	VisioNize-onboard	VisioNize-onboard	VisioNize-qualified

¹⁾ Опциональные резервные системы CO₂/LN₂ увеличивают высоту на 8,65 см/3,5 дюйма. ²⁾ Чтобы можно было установить ручки и петли, прибавьте на 80 мм к ширине вертикальных морозильников и 110 мм к глубине горизонтальных морозильников. ³⁾ При открывании двери ширина дополнительно увеличивается до 15 см. ⁴⁾ Пустой морозильник с установленными полками, только вертикальные морозильники, температура окружающей среды 20 – 22 °C. ⁵⁾ Пустой морозильник с установленными полками, только вертикальные морозильники, возможность установки температуры -80 °C, температура окружающей среды 20 – 22 °C.

 [eppendorf.com/eshop](https://www.eppendorf.com/eshop)

Возможны ошибки и технические изменения.



CryoCube® F570h	CryoCube® F570hw	CryoCube® F570
272/278	272/278	272/278
вакуумные изоляционные панели / пенополиуретан	вакуумные изоляционные панели / пенополиуретан	пенополиуретан
Тип С	Тип С	Тип А
570 л	570 л	570 л
5		5
25	25	25
16	16	16
8	8	8
400	400	400
200	200	200
40 000	40 000	40 000
102,5 x 85,2 x 194 см	102,5 x 85,2 x 194,0 см	102,5 x 85,2 x 194 см
76,5 x 57,5 x 126,5 см	76,5 x 57,5 x 126,5 см	76,5 x 57,5 x 126,5 см
296 кг	296 кг	270 кг
341 кг	341 кг	315 кг
3 h 30 min	3 h 45 min	4 ч
59,1 дБА	56,0 дБА	59,5 дБА
316 Вт	325 Вт	438 Вт
230 В, 50 Гц	230 В, 50 Гц	230 В, 50 Гц
7,6 кВтч/день	7,8 кВтч/день	10,5 кВтч/день
19 Втч/день	19,5 Втч/день	26,3 Втч/день
Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
да	да	да
Автоматическое вентиляционное отверстие	Автоматическое вентиляционное отверстие, с водяным охлаждением	порт автоматической вентиляции,
R290 / R170	R290 / R170	R404A / R508B
VisioNize-qualified	VisioNize-qualified	VisioNize-qualified



На странице 392 находится подробная информация об обслуживании данных изделий!

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Russia LLC · Derbenevskaya quay 11 · Moscow 115114 · Russia · info@eppendorf.ru · www.eppendorf.com
Eppendorf Austria GmbH · 1210 Wien · Austria · Tel. +43 1 890 13 64-0 · Fax +43 1 890 13 64-20 · office@eppendorf.at · www.eppendorf.at · www.eppendorf.com/eshop



Sample Handling



SELECTION GUIDE



Модель	Innova® U535	HEF® U410
Стр.	272/278	272/278
Изоляция	вакуумные изоляционные панели / пенополиуретан	вакуумные изоляционные панели / пенополиуретан
Толщина стенок	Тип В	Тип С
Вместимость	535 л	410 л
Количество внутренних дверей	3	5
Количество отделений	3	5
Макс. кол-во стеллажей на один морозильник	12	15
Вместимость боксов на один стеллаж		
Боксы высотой 53 мм (2 дюйма)	28	16
Боксы высотой 76 мм (3 дюйма)	20	8
Боксы высотой 127 мм (5 дюймов)	12	
Вместимость боксов на один морозильник		
Боксы высотой 53 мм (2 дюйма)	336	240
Боксы высотой 76 мм (3 дюйма)	240	120
Боксы высотой 102 мм (4 дюйма)	144	120
Количество образцов		
Боксы высотой 53 мм (2 дюйма)	33 600	24 000
Габариты (Ш × Г × В) ¹⁾²⁾³⁾	80 × 86,7 × 195 см	80 × 85,2 × 193,0 см
Внутренние размеры (Ш × Г × В)	64 × 61,5 × 136,5 см	55 × 57,5 × 126,5 см
Вес без принадлежностей	250 кг	262 кг
Вес при отправке	296 кг	307 кг
Время охлаждения до -80 °C ⁴⁾	4 ч	3 h 30 min
Уровень шума	56 дБА	53 дБА
Тепловая мощность	550 Вт	350 Вт
Электропитание	230 В, 50 Гц	230 В, 50 Гц
Потребление электроэнергии морозильником Eppendorf ⁵⁾	13,2 кВтч/день	8,4 кВтч/день
Макс. потребление электроэнергии на бокс 53 мм ³⁾	39,3 Втч/день	35 Втч/день
Внутренняя часть	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Защита настроек паролем	да	да
Дополнения	–	–
Охлаждающая жидкость	R404A / R508B	R290 / R170
Удаленный мониторинг устройств и уведомления (VisioNize®)	VisioNize-qualified	VisioNize-qualified

¹⁾ Опциональные резервные системы CO₂/LN₂ увеличивают высоту на 8,65 см/3,5 дюйма.²⁾ Чтобы можно было установить ручки и петли, прибавьте на 80 мм к ширине вертикальных морозильников и 110 мм к глубине горизонтальных морозильников.³⁾ При открывании двери ширина дополнительно увеличивается до 15 см.⁴⁾ Пустой морозильник с установленными полками, только вертикальные морозильники, температура окружающей среды 20 – 22 °C.⁵⁾ Пустой морозильник с установленными полками, только вертикальные морозильники, возможность установки температуры -80 °C, температура окружающей среды 20 – 22 °C.

 [eppendorf.com/eshop](https://www.eppendorf.com/eshop)

Возможны ошибки и технические изменения.



New

Premium U410	Innova® U360	CryoCube® F101h
272/278	272/278	272/278
пенополиуретан	вакуумные изоляционные панели / пенополиуретан	вакуумные изоляционные панели / пенополиуретан
Тип А	Тип В	Тип В
410 л	360 л	101 л
5	3	2
5	3	2
15	9	6
16	28	10
8	20	6
	12	4
240	252	60
120	180	36
120	108	24
24 000	25 200	6 000
80 × 85,2 × 193 см	67 × 86,7 × 195 см	90 × 56,6 × 83 см
55 × 57,5 × 126,5 см	44 × 61,5 × 136,5 см	48 × 33 × 64 см
235 кг	230 кг	123 кг
280 кг	266 кг	152 кг
4 h 30 min	5 h 30 min	140 min
55 дБА	56 дБА	55 дБА
650 Вт	445 Вт	263 Вт
230 В, 50 Гц	230 В, 50 Гц	230 В, 50 Гц
10,8 кВтч/день	10,7 кВтч/день	6,3 кВтч/день
45 Втч/день	42,5 Втч/день	105 Втч/день
нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
да	да	да
–	–	Возможность установки морозильников друг на друга или под лабораторный стол
R404A / R508B	R404A / R508B	R290 / R170
VisioNize-qualified	VisioNize-qualified	VisioNize-qualified



На странице 392 находится подробная информация об обслуживании данных изделий!

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Russia LLC · Derbenevskaya quay 11 · Moscow 115114 · Russia · info@eppendorf.ru · www.eppendorf.com
Eppendorf Austria GmbH · 1210 Wien · Austria · Tel. +43 1 890 13 64-0 · Fax +43 1 890 13 64-20 · office@eppendorf.at · www.eppendorf.at · www.eppendorf.com/eshop

SELECTION GUIDE



Sample Handling



Модель	Innova® C760	CryoCube® FC660h
Стр.	272/278	272/278
Изоляция	вакуумные изоляционные панели / пенополиуретан	вакуумные изоляционные панели / пенополиуретан
Толщина стенок	Тип В	Тип С
Вместимость	760 л	660 л
Количество внутренних дверей		
Количество отделений	N/A	N/A
Макс. кол-во стеллажей на один морозильник	40	40
Вместимость боксов на один стеллаж		
Боксы высотой 53 мм (2 дюйма)	14	13
Боксы высотой 76 мм (3 дюйма)	9	9
Боксы высотой 127 мм (5 дюймов)	5	5
Вместимость боксов на один морозильник		
Боксы высотой 53 мм (2 дюйма)	560	520
Боксы высотой 76 мм (3 дюйма)	360	360
Боксы высотой 102 мм (4 дюйма)	280	280
Количество образцов		
Боксы высотой 53 мм (2 дюйма)	56 000	52 000
Габариты (Ш x Г x В) ¹⁾²⁾³⁾	205 x 82,5 x 109,2 см	207 x 84 x 107,5 см
Внутренние размеры (Ш x Г x В)	156 x 62,5 x 78 см	147 x 59 x 76 см
Вес без принадлежностей	285 кг	304 кг
Вес при отправке	358 кг	379 кг
Время охлаждения до -80 °C ⁴⁾	3 ч	2 h 50 min
Уровень шума	58 дБА	58,3 дБА
Тепловая мощность	667 Вт	338 Вт
Электропитание	230 В, 50 Гц	230 В, 50 Гц
Потребление электроэнергии морозильником Eppendorf ⁵⁾	16 кВтч/день	8,1 кВтч/день
Макс. потребление электроэнергии на бокс 53 мм ⁵⁾	28 Втч/день	15,6 Втч/день
Внутренняя часть	Нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Защита настроек паролем	да	да
Дополнения	Внутренние крышки толщиной 30 мм для однородности температуры	Внутренние двери толщиной 30 мм для однородности температуры
Охлаждающая жидкость	R404A / R508B	R290 / R170
Удаленный мониторинг устройств и уведомления (VisioNize®)	VisioNize-qualified	VisioNize-qualified

¹⁾ Опциональные резервные системы CO₂/LN₂ увеличивают высоту на 8,65 см/3,5 дюйма.²⁾ Чтобы можно было установить ручки и петли, прибавьте на 80 мм к ширине вертикальных морозильников и 110 мм к глубине горизонтальных морозильников.³⁾ При открывании двери ширина дополнительно увеличивается до 15 см.⁴⁾ Пустой морозильник с установленными полками, только вертикальные морозильники, температура окружающей среды 20 – 22 °C.⁵⁾ Пустой морозильник с установленными полками, только вертикальные морозильники, возможность установки температуры -80 °C, температура окружающей среды 20 – 22 °C.

CryoCube® FC660	Innova® C585
272/278	272/278
пенополиуретан	вакуумные изоляционные панели / пенополиуретан
Тип А	Тип В
660 л	585 л
N/A	N/A
40	32
13	14
9	9
5	5
520	448
360	288
280	224
52 000	44 800
207 x 84 x 107,5 см	169 x 82,5 x 109,2 см
147 x 59 x 76 см	120 x 62,5 x 78 см
280 кг	240 кг
328 кг	310 кг
3 h 15 min	4 ч
58,9 дБА	56 дБА
440 Вт	567 Вт
230 В, 50 Гц	230 В, 50 Гц
10,6 кВтч/день	13,6 кВтч/день
20,4 Втч/день	30,3 Втч/день
нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
да	да
Внутренние двери толщиной 30 мм для однородности температуры	Внутренние крышки толщиной 30 мм для однородности температуры
R404A / R508B	R404A / R508B
VisioNize-qualified	VisioNize-qualified



На странице 392 находится подробная информация об обслуживании данных изделий!

Низкотемпературные вертикальные морозильники Eppendorf

1. Использование натуральных хладагентов для охлаждения, отвечающего требованиям завтрашнего дня¹⁾

2. Порт автоматической вентиляции для быстрого повторного доступа к пробам

3. Эргономичный дизайн ручки двери для плавного открывания и легкой эксплуатации

4. Персональный контроль доступа для высочайшей безопасности проб²⁾

5. Проверенные двухступенчатые каскадные системы с компрессорами для долгосрочной работы

6. Легкий доступ к воздушному фильтру облегчает регулярное проведение очистки, повышая производительность

7. Усиленные ролики для легкого перемещения морозильника на новую позицию

8. Вакуумные изоляционные панели, усиленные пенополиуретановой изоляцией, являются стандартом, если речь идет о безопасном хранении проб¹⁾

9. Интерфейс с сенсорным экраном VisioNize для простого мониторинга температуры и настроек, а также экспорта данных через USB²⁾

10. Прочный корпус из нержавеющей стали для высокой безопасности проб и легкой очистки

11. Головка встроенного датчика расположена в центре морозильника для надежного измерения температуры

12. Блокируемая защитная панель предотвращает случайное отключение электроэнергии и сигнализации

13. Дополнительный самописец для документирования на бумаге 24 часа в неделю

14. Встроенный инвертор напряжения для гибкого использования с источником подачи напряжения 100 – 230 В³⁾

¹⁾ Некоторые модели, ²⁾ модели „i“ серий CryoCube F740, ³⁾ серий CryoCube F740

Более подробную информацию см. на www.eppendorf.com

Возможны ошибки и технические изменения.



Полный контроль
Волнуетесь за безопасность ваших ценных проб, хранящихся в низкотемпературном морозильнике? Благодаря технологии мониторинга, которой оснащены модели низкотемпературных морозильников Eppendorf серии CryoCube F740 ‘i’, вы можете проверять работу вашего морозильника в любое время. Все данные температуры и события сохраняются в интерфейсе с сенсорным экраном VisioNize. Опыт эксплуатации, основанный на нашем принципе PhysioCare Concept®, в сочетании с проведением развернутого тестирования самими пользователями.

- > Сохранение данных в памяти прибора позволяет вам не зависеть от дополнительного оборудования для отслеживания данных морозильника
- > Простой перенос данных на компьютер или их передача другим коллегам с помощью функции экспорта и установленного на передней стороне прибора USB-порта
- > Быстрая и легкая регулировка ваших настроек касанием пальца, даже в перчатках
- > Удобный просмотр всей важной информации и настроек на одном индивидуально настроенном экране
- > Ослеживание событий для контроля окружающей обстановки
- > Простой обмен данными для документирования через USB
- > Электронная система блокировки для контроля доступа и более высокого уровня безопасности проб

Возможность индивидуальной регулировки настроек аварийной сигнализации


- > Устройства с системой VisioNize: Версии „i“
- > VisioNize box для других морозильников Eppendorf

Дополнительную информацию о цифровой лаборатории Eppendorf см. на: www.eppendorf.com/visionize



Этим символом отмечены приборы, оснащенные системой VisioNize, которые можно удобно подключить к системе VisioNize для мониторинга устройств и получения уведомлений согласно вашим потребностям.

Более подробную информацию см. на стр. 11.

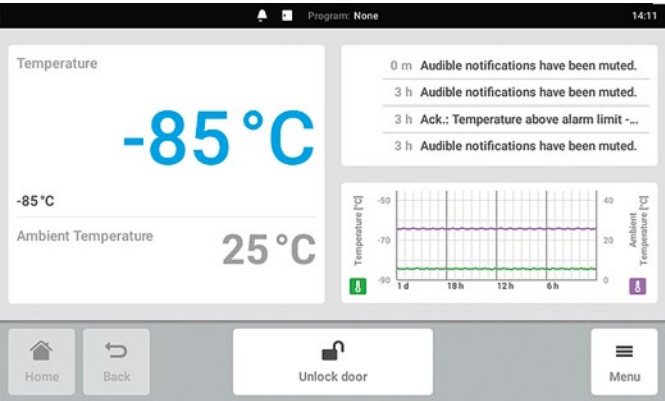

Легкий просмотр: Быстрый просмотр параметров на основном экране



- > **Эргономичный доступ:** Удобная ручка двери для легкого открывания (только CryoCube)
- > **Контролируемый доступ:** При необходимости персональный код доступа (модели CryoCubes F740«i»)



Низкотемпературные вертикальные морозильники Eppendorf



Уверенность в качестве

Компания Eppendorf имеет многолетнюю историю инноваций и качества, и наш процесс производства морозильников не является исключением. Каждый низкотемпературный морозильник Eppendorf прошел тщательную проверку на соответствие строгим критериям качества. Заключительная проверка занимает более 24 часов и включает проведение проверки вручную и визуальный осмотр. Этот процесс подтверждается индивидуальным сертификатом с серийным номером, который входит в стандартный комплект поставки для вашей документации. Являясь вашим поставщиком надежных, высококачественных и эффективных решений для хранения, компания Eppendorf тщательно контролирует производство каждого морозильника и использует только материалы высочайшего качества, чтобы гарантировать долгий срок службы морозильников и возможность безопасной и легкой работы с ними. Морозильники Eppendorf обеспечивают наличие отличных рабочих показателей на протяжении всего срока службы. Вы можете доверить ваши ценные пробы нашим низкотемпературным морозильникам и быть уверенными в надежности ваших инвестиций в тщательно спроектированное оборудование Eppendorf.



Помните 2008 год?

Компания Eppendorf располагает более чем 10 годами опыта в области исследований и разработки, призводства, логистики и обслуживания на месте эксплуатации.

Экологически безопасный и энергосберегающий

- Низкотемпературные морозильники обычно потребляют большой объем энергии, необходимый для поддержания очень низких температур 24 часа в неделю. С текущими высокими затратами на электроэнергию и акцентом на сохранение окружающей среды важность вопроса экономии энергии в лаборатории возрастает еще больше. Экологичные низкотемпературные морозильники Eppendorf способствуют сбережению энергии, не нарушая безопасность проб.
- > Высокоэффективная система управления компрессором уменьшает продолжительность цикла, сокращая тем самым потребление энергии и увеличивая срок службы морозильника
 - > Низкий уровень шума и малая теплоотдача благотворно сказываются на ваших рабочих условиях
 - > Высококачественные изоляционные материалы и уплотнители обеспечивают наилучший контроль температуры и оптимизируют энергосбережение
 - > Безвредные для окружающей среды хладагенты без хлорфторуглеродов сокращают образование парникового эффекта (версии „h“)
 - > Биоразлагаемые, высокоэффективные, синтетические смазочные средства, подходящие для компрессоров, постоянно имеются в продаже
 - > Модель с одним бесшумным вентилятором конденсатора потребляет меньше энергии, чем большинство морозильников с двумя вентиляторами
 - > Состоит на 95 – 98 % из материалов, поддающихся вторичной переработке (по весу)
 - > Отвечает требованиям директивы WEEE
 - > Партнер ENERGY STAR®

Более подробную информацию см. на www.eppendorf.com

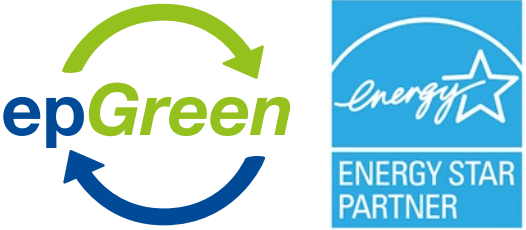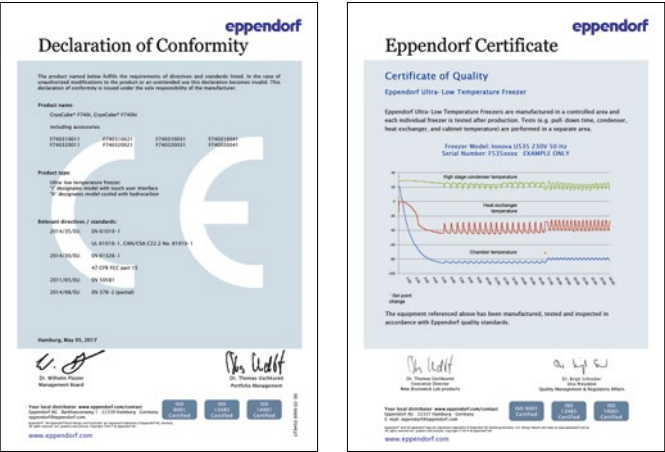

Отслеживайте ваши пробы с помощью eLABInventory


- eLABInventory - это программное обеспечение для управления пробами, предоставленное Bio-ITech, дочерней компанией Eppendorf. С помощью этого инструмента можно организовать каждый элемент инвентаря лаборатории, включая образцы, материалы, пробы и химические вещества. Хранение проб в индивидуально сконфигурированных отделениях для хранения, таких как морозильники или холодильники. eLABInventory является универсальным и полностью настраиваемым инструментом для вашей работы в лаборатории.
- > Возможность полной настройки согласно любому типу лаборатории
 - > Хранение проб любого типа, образцов и материалов для высокой гибкости
 - > Совместимо с любым прибором, поставка через облачную сеть или локально
 - > Интуитивный пользовательский интерфейс с функцией просмотра и инвентаризации для простоты использования
 - > Маркировка и сканирование баркода для высокой производительности
 - > Импорт/экспорт в другие форматы для гибкого использования данных
 - > Отслеживание для контрольного журнала
 - > Отвечающее требованиям GLP программное обеспечение для управления пробами
 - > Соответствие 21 CFR часть 11 для надежности документации

Сделайте вашу работу более эффективной с помощью документирования данных исследований и их отслеживания через eLABJournal®


- eLABJournal Electronic Lab Notebook является интуитивным и гибким решением для документирования данных исследований и их отслеживания. Повышение эффективности благодаря его функции документирования, организации, поиска и архивирования собранных данных. С бесплатными расширениями eLABJournal вы сможете повысить функциональность eLABJournal до полностью интегрированной системы управления лабораторной информацией. Разработано учеными для ученых
- > Простая настройка и проведение стандартных рабочих процессов с использованием шаблонов экспериментов
 - > Использование протоколов в качестве шаблонов для ваших экспериментов и простая настройка протокола согласно условиям вашего эксперимента с использованием нестационарных полей
 - > Загрузка и связывание файлов любого типа и соединять их с вашим экспериментом для безопасного документирования
 - > У журнала eLABJournal есть различные расширения для обеспечения бесшовной интеграции и повышения ценности вашего аккаунта
 - > Для обеспечения безопасности ваших данных мы размещаем наше оборудование в трех центрах обработки данных в различных географических точках, которые копируют и распределяют данные в режиме реального времени

Для получения более подробной информации посетите www.eLABJournal.com

Информацию о конкретных видах лицензий на программное обеспечение и соответствующие номера заказов на программное обеспечение eLABInventory и eLABJournal см. на www.eppendorf.com.

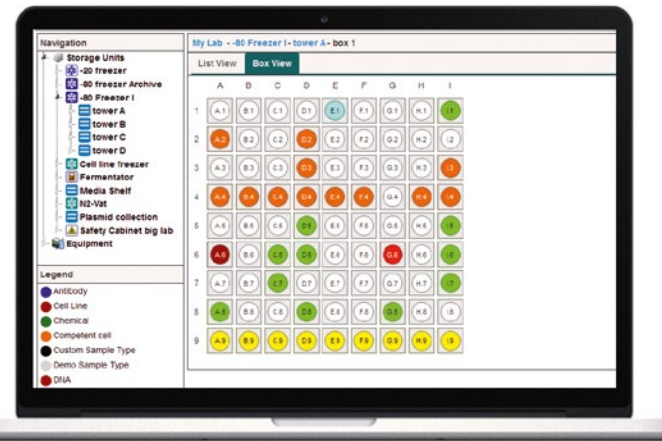

Попробуйте бесплатную версию в течение 30 дней!
Посетите: www.eLABInventory.com/eppendorf или www.eLABJournal.com/eppendorf

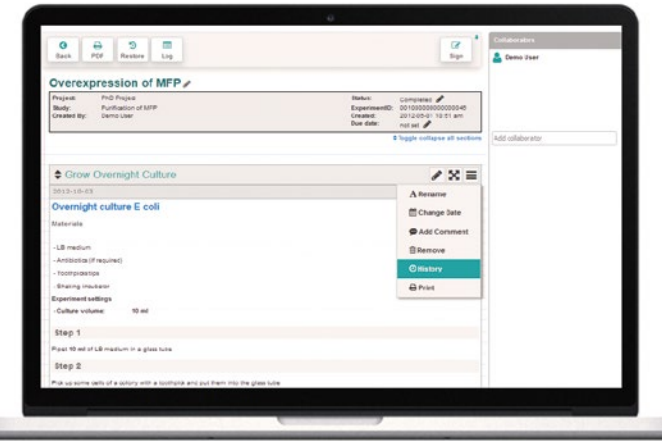

Низкотемпературные морозильники Eppendorf



Вы хотите прилагать меньше усилий?
Новая конструкция ручки двери, основанная на принципе Eppendorf PhysioCare Concept, обеспечивает быстрый доступ к пробам (подходит для вертикальных моделей Eppendorf CryoCube)



Если у вас мало времени: Порт автоматической вентиляции обеспечивает быстрый доступ к пробам (только серии CryoCube F570 и CryoCube F740)



Держите все под контролем: Компактный и гибкий уплотнитель внешней двери для оптимальной изоляции



Внешние датчики или резервное оборудование: два порта доступа в верхнем углу
Легкая очистка: внутренняя камера из нержавеющей стали



Двойная безопасность: Уплотнители на внешней и внутренней двери (серии CryoCube F740 + Innova®)



Легкий доступ к фильтру: Просто откиньте крышку морозильника серии CryoCube F740
Тишина: Положение фильтра сокращает уровень шума морозильников серии CryoCube F740



Свобода хранения: Стеллажи из нержавеющей стали для боксов морозильника размером до 136 x 136 мм



Вы предпочитаете конфиденциальность: Морозильник CryoCube F101h – полноценный низкотемпературный морозильник небольшого размера для установки под лабораторный стол



Удобное хранение: Состоящие из формованной изоляции внутренние крышки толщиной 30 мм способствуют поддержанию стабильной температуры



Легкая очистка: Внутренние дверцы легко снимаются, упрощая доступ к отделениям во время очистки морозильника



Решайте сами, что вам нужно: 3 отделения/ полки или 5 отделений/ полок (только серии CryoCube F740)




Получите максимум: Комбинация из 3 отделений со стеллажами MAX использует все свободное пространство (только серии CryoCube F740)



VisioNize® box: простой в установке аппаратный концентратор соединяет ваши VisioNize-совместимые устройства с системой VisioNize. Концентратор работает как система перевода, позволяющая собирать данные об оборудовании в VisioNize. Получите доступ к функциям и возможностям VisioNize. Узнайте больше на стр. 11.

www.eppendorf.com/visionize

Информация для заказа	
Описание	Номер для заказа
VisioNize® box, с источником питания со встроенной вилкой	1006 000 009
Кабель VisioNize®, Ethernet, длина 5 м	1006 073 006

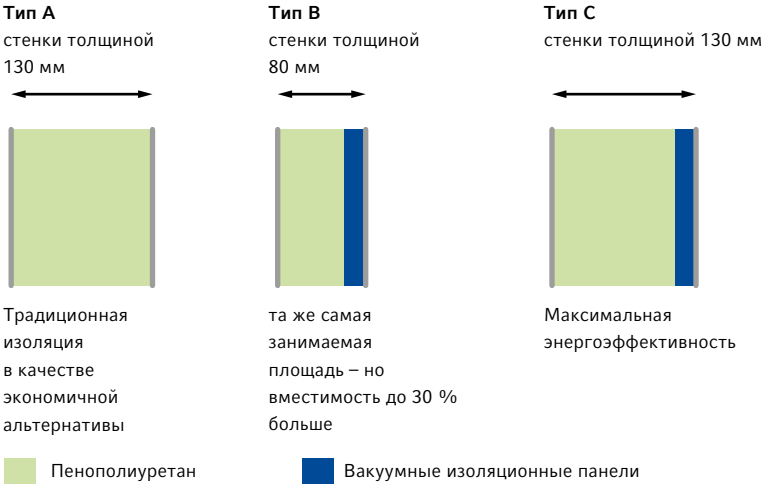



Низкотемпературные вертикальные морозильники Eppendorf

Информация для заказа	
Описание	Номер для заказа
CryoCube® F740h, 740 л, с LED interface, экологичной охлаждающей жидкостью и воздушным охлаждением, ручка слева, 3 полки, 230 В/50 Гц	F740340011
CryoCube® F740h, 740 л, с LED interface, экологичной охлаждающей жидкостью и воздушным охлаждением, ручка справа, 3 полки, 230 В/50 Гц	F740340021
CryoCube® F740h, 740 л, с LED interface, экологичной охлаждающей жидкостью и воздушным охлаждением, ручка слева, 5 полки, 230 В/50 Гц	F740340031
CryoCube® F740h, 740 л, с LED interface, экологичной охлаждающей жидкостью и воздушным охлаждением, ручка справа, 5 полки, 230 В/50 Гц	F740340041
CryoCube® F740hi, 740 л, с touchscreen interface, экологичной охлаждающей жидкостью и воздушным охлаждением, ручка слева, 3 полки, 230 В/50 Гц	F740320011
CryoCube® F740hi, 740 л, с touchscreen interface, экологичной охлаждающей жидкостью и воздушным охлаждением, ручка справа, 3 полки, 230 В/50 Гц	F740320021
CryoCube® F740hi, 740 л, с touchscreen interface, экологичной охлаждающей жидкостью и воздушным охлаждением, ручка слева, 5 полки, 230 В/50 Гц	F740320031
CryoCube® F740hi, 740 л, с touchscreen interface, экологичной охлаждающей жидкостью и воздушным охлаждением, ручка справа, 5 полки, 230 В/50 Гц	F740320041
CryoCube® F740hiw, 740 л, с touchscreen interface, экологичной охлаждающей жидкостью и водяным охлаждением, ручка слева, 3 полки, 230 В/50 Гц	F740320111
CryoCube® F740hiw, 740 л, с touchscreen interface, экологичной охлаждающей жидкостью и водяным охлаждением, ручка слева, 5 полки, 230 В/50 Гц	F740320131
CryoCube® F570, 570 л, интерфейс со светодиодной подсветкой, охлаждающая жидкость и воздушное охлаждение, ручка слева, 230 В/50 Гц	F570300001
CryoCube® F570h, 570 л, с интерфейсом со светодиодной подсветкой, экологичной охлаждающей жидкостью и воздушным охлаждением, ручка слева, 5 полки, 230 В/50 Гц	F570320001
CryoCube® F570hw, 570 л, с интерфейсом со светодиодной подсветкой, экологичной охлаждающей жидкостью и водяным охлаждением, ручка слева, 230 В/50 Гц	F570320101
Innova® U535, 535 л, с интерфейсом со светодиодной подсветкой, традиционной охлаждающей жидкостью и воздушным охлаждением, 3 полки, 230 В/50 Гц	U9430-0001
HEF® U410, 410 л, с интерфейсом со светодиодной подсветкой, экологичной охлаждающей жидкостью и воздушным охлаждением, 5 полки, 230 В/50 Гц	U9260-0008
Premium U410, 410 л, интерфейс со светодиодной подсветкой, охлаждающая жидкость и воздушное охлаждение, 5 полки, 230 В/50 Гц	U9260-0001
Innova® U360, 360 л, с интерфейсом со светодиодной подсветкой, традиционной охлаждающей жидкостью и воздушным охлаждением, 3 полки, 230 В/50 Гц	U9425-0001
CryoCube® F101h, 101 л, с LED interface, экологичной охлаждающей жидкостью и воздушным охлаждением, ручка слева, 2 полки, 230 В/50 Гц	F101340001

✎ Информация для заказа устройств для других величин напряжения указана на стр. 450 и далее

➤ Информацию о стеллажах см. на стр. 284

Низкотемпературные горизонтальные морозильники Eppendorf

Информация для заказа	
Описание	Номер для заказа
Innova® C760, 760 л, с интерфейсом со светодиодной подсветкой, традиционной охлаждающей жидкостью и воздушным охлаждением, 230 В/50 Гц	U9410-0001
CryoCube® FC660, 660 л, интерфейс со светодиодной подсветкой, охлаждающая жидкость и воздушное охлаждение, 230 В/50 Гц	F660300001
CryoCube® FC660h, 660 л, с интерфейсом со светодиодной подсветкой, экологичной охлаждающей жидкостью и воздушным охлаждением, 230 В/50 Гц	F660320001
Innova® C585, 585 л, с интерфейсом со светодиодной подсветкой, традиционной охлаждающей жидкостью и воздушным охлаждением, 230 В/50 Гц	U9400-0001

✎ Информация для заказа устройств для других величин напряжения указана на стр. 450 и далее

➤ Информацию о стеллажах см. на стр. 284

Принадлежности к морозильникам



Программное обеспечение eLABInventory, eLABJournal®
Информацию о специальных лицензиях на программное обеспечение и соответствующих номерах для заказа ПО eLABInventory и eLABJournal см. на www.eppendorf.com



Принадлежности к морозильникам



Резервная система охлаждения CO₂ и LN₂
> Оснащена резервным аккумулятором для временной защиты содержимого морозильника в случае сбоя электропитания
> Имеются модели с жидким CO₂ и LN₂. Жидкий CO₂ может поддерживать температуры в диапазоне от -50 °C до -70 °C, а LN₂ до -85 °C
> Обе системы могут быть установлены в ваш морозильник на заводе без дополнительной оплаты, либо смонтированы по месту использования
> Информация: системы CO₂ и LN₂ не взаимозаменяемы

Резервная система CO ₂ и LN ₂ для Innova® U101, U360, U535, U725/-G, C585, C760, CryoCube® F101h и серий F740	
Описание	Номер для заказа
Резервная система Eppendorf CO ₂ и LN ₂ , 100 В/50/60 Гц	F652999005
Резервная система CO ₂ , 120 – 220 В/60 Гц, Innova® и Green „G“, („узкие“)	U9043-0002
Innova® Green „G“ / F740, резервная система LN ₂ , 100 В/50 – 60 Гц	F652999006
Резервная система LN ₂ , 120 – 220 В/60 Гц, Innova® и Green „G“, („узкие“)	U9044-0002
Резервная система CO ₂ , 230 В/50 Гц, Innova®, Green „G“ и серии CryoCube® 740, („узкие“)	U9043-0004
Резервная система LN ₂ , 230 В/50 Гц, Innova®, Green „G“ и серии CryoCube® 740, („узкие“)	U9044-0004

Резервная система CO ₂ и LN ₂ для серий CryoCube® F570, серий FC660, Premium U410, HEF® U410	
Описание	Номер для заказа
Резервная система CO ₂ , 120 – 220 В/60 Гц, Серии CryoCube® F570, серии CryoCube® FC660, Premium и HEF®	U9043-0006
Резервная система LN ₂ , 120 – 220 В/60 Гц, Серии CryoCube® F570, серии CryoCube® FFC660, Premium и HEF®	U9044-0006
Резервная система CO ₂ , 230 В/50 Гц, Серии CryoCube® F570, серии CryoCube® FC660, Premium и HEF®	U9043-0008
Резервная система LN ₂ , 230 В/50 Гц, Серии CryoCube® F570, серии CryoCube® FC660, Premium и HEF®	U9044-0008




Самописец
> Тип II: низкотемпературный морозильник с питанием от резервной батареи (серии CryoCube F740)
> Можно установить в ваш морозильник на заводе без дополнительной оплаты, либо смонтированы на месте использования
> Возможность выбора температурного диапазона (от 0 до -50 °C и от -50 до -100 °C) и скорости вращения
> Конфигурируемые пользователем встроенные сигнализаторы высоких и низких температур

Информация для заказа	
Описание	Номер для заказа
Самописец (тип I)	P0625-2100
Самописец (тип II) (100 – 120В), (Серии CryoCube® F740)	F652999001
Самописец (тип II) (208 – 230В), (Серии CryoCube® F740)	F652999002
Карандаши для самописца (тип I), 3 шт.	K0660-0051
Карандаши для самописца (тип II), 3 шт.	F652999004
Бумага для самописца, от 0 до -50 °C	P0625-2111
Бумага для самописца, от -50 до -100 °C	P0625-2110
Бумага для самописца, от 0 до -100 °C, 60 шт.	F652999003

Система Eppendorf SafeCode

Требуется надежная идентификация проб?

„Пробирки, хранящиеся в лаборатории, должны иметь маркировку“ с этим, конечно, согласен каждый сотрудник лаборатории. На практике же в морозильнике всегда можно найти пробирки без маркировки или с нечитаемой маркировкой. Четкая маркировка рекомендуется для того, чтобы сделать считывание как можно более простым и надежным для каждого. Распечатанные этикетки на сосудах с простыми надписями являются минимальным условием для надежного считывания данных.

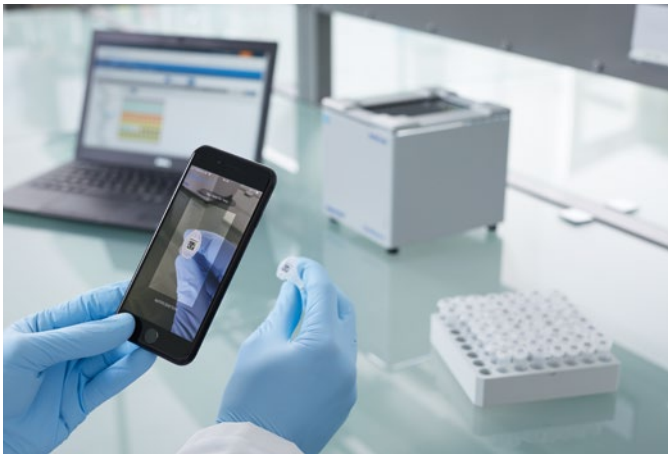

Баркоды или двумерные матричные коды - это еще один шаг на пути к быстрой и достоверной идентификации проб. Пробирки с предварительной маркировкой и 3-уровневой кодировкой в различных форматах позволяют оптимизировать производственные процессы. Продуманная маркировка ценных проб имеет решающее значение для надежной идентификации и, наконец, для получения надежных результатов. Управляйте пробами с кодами с помощью программного обеспечения для управления пробами, такого как eLABInventory.



Eppendorf CryoStorage Vials



Сканирование наклеек 20 виал подряд?

Система SafeCode для виал Eppendorf CryoStorage основана на трехуровневом кодировании, что позволяет надежно идентифицировать пробы. До 96 виал с предварительно нанесенной маркировкой уложены в штатив и закрыты крышкой для удобства использования.

Характеристики и преимущества

- > Предварительная установка в штативы для удобства работы
- > Предварительно закрытый колпачком для простоты обращения и чистоты условий эксплуатации
- > Простое и быстрое распознавание проб для надежной идентификации проб с помощью 3-уровневой кодировки:
 - > Одномерный штрихкод (сбоку)
 - > Четкая кодировка (сбоку)
 - > Двумерный матричный код (баркод) с коррекцией ошибок ECC 200 (дно)
- > Доступна более подробная информация, например, сертификаты и т.д. (через Eppendorf DataPort)
- > Автоматизированная передача данных в программное обеспечение для управления пробами, например, eLABInventory или во внешние базы данных



Более подробную информацию см. на www.eppendorf.com

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Russia LLC · Derbenevskaya quay 11 · Moscow 115114 · Russia · info@eppendorf.ru · www.eppendorf.com
Eppendorf Austria GmbH · 1210 Wien · Austria · Tel. +43 1 890 13 64-0 · Fax +43 1 890 13 64-20 · office@eppendorf.at · www.eppendorf.at · www.eppendorf.com/eshop

Eppendorf CryoStorage Vials



Информация для заказа	
Описание	Номер для заказа
Eppendorf CryoStorage Vial , 0,5 мл, Без ДНазы, РНазы и ДНК человека, эндотоксинов; с наружной резьбой, предварительно закрыты колпачком, с двумерным кодом SafeCode (DataMatrix/ECC200), линейный и считываемый человеком код, индивидуально упакованные штативы, 10 x 96 виал	0030 079 400
Eppendorf CryoStorage Vial , 1,0 мл, Без ДНазы, РНазы и ДНК человека, эндотоксинов; с наружной резьбой, предварительно закрыты колпачком, с двумерным кодом SafeCode (DataMatrix/ECC200), линейный и считываемый человеком код, индивидуально упакованные штативы, 10 x 96 виал	0030 079 418
Eppendorf CryoStorage Vial , 1,5 мл, Без ДНазы, РНазы и ДНК человека, эндотоксинов; с наружной резьбой, предварительно закрыты колпачком, с двумерным кодом SafeCode (DataMatrix/ECC200), линейный и считываемый человеком код, индивидуально упакованные штативы, 10 x 96 виал	0030 079 426
Eppendorf CryoStorage Vial , 2,0 мл, Без ДНазы, РНазы и ДНК человека, эндотоксинов; с наружной резьбой, предварительно закрыты колпачком, с двумерным кодом SafeCode (DataMatrix/ECC200), линейный и считываемый человеком код, индивидуально упакованные штативы, 10 x 96 виал	0030 079 434
Eppendorf CryoStorage Vial , 4,0 мл, Без ДНазы, РНазы и ДНК человека, эндотоксинов; с наружной резьбой, предварительно закрыты колпачком, с двумерным кодом SafeCode (DataMatrix/ECC200), линейный и считываемый человеком код, индивидуально упакованные штативы, 10 x 96 виал	0030 079 442
Eppendorf CryoStorage Vial, стерильно , 0,5 мл, Без ДНазы, РНазы и ДНК человека, эндотоксинов; с наружной резьбой, предварительно закрыты колпачком, с двумерным кодом SafeCode (DataMatrix/ECC200), линейный и считываемый человеком код, индивидуально упакованные штативы, 10 x 96 виал	0030 079 450
Eppendorf CryoStorage Vial, стерильно , 1,0 мл, Без ДНазы, РНазы и ДНК человека, эндотоксинов; с наружной резьбой, предварительно закрыты колпачком, с двумерным кодом SafeCode (DataMatrix/ECC200), линейный и считываемый человеком код, индивидуально упакованные штативы, 10 x 96 виал	0030 079 469
Eppendorf CryoStorage Vial, стерильно , 1,5 мл, Без ДНазы, РНазы и ДНК человека, эндотоксинов; с наружной резьбой, предварительно закрыты колпачком, с двумерным кодом SafeCode (DataMatrix/ECC200), линейный и считываемый человеком код, индивидуально упакованные штативы, 10 x 96 виал	0030 079 477
Eppendorf CryoStorage Vial, стерильно , 2,0 мл, Без ДНазы, РНазы и ДНК человека, эндотоксинов; с наружной резьбой, предварительно закрыты колпачком, с двумерным кодом SafeCode (DataMatrix/ECC200), линейный и считываемый человеком код, индивидуально упакованные штативы, 10 x 96 виал	0030 079 485
Eppendorf CryoStorage Vial, стерильно , 4,0 мл, Без ДНазы, РНазы и ДНК человека, эндотоксинов; с наружной резьбой, предварительно закрыты колпачком, с двумерным кодом SafeCode (DataMatrix/ECC200), линейный и считываемый человеком код, индивидуально упакованные штативы, 10 x 96 виал	0030 079 493

Eppendorf RackScan

Сканирование более чем одного кода пробы параллельно?
Eppendorf RackScan предлагает различные решения для сканирования пробирок с баркодами. Eppendorf RackScan b сканирует данные со дна пробирок. Прибор может быть оснащен принадлежностью „s“ для считывания кодов, расположенных сбоку пробирок. Данные могут быть экспортированы в различных форматах в последующие программные приложения.



- Характеристики и преимущества**
- > Простое и быстрое распознавание кода пробы
 - > Система на базе камеры для быстрого считывания данных
 - > Автоматизированная передача данных в базы данных, например, программное обеспечение eLABInventory
 - > Малая занимаемая площадь для экономии места
 - > Прочная конструкция для длительного срока службы
 - > Сканер кода для считывания сбоку в качестве принадлежности

Информация для заказа	
Описание	Номер для заказа
Eppendorf RackScan s , Сканер для считывания боковых баркодов SBS штативов и контейнеров для криоконсерваци, аксессуар для семейства продуктов RackScan	6002 000 014
Eppendorf RackScan b , сканер (считывание снизу) для пробирок с двумерными кодами в штативах SBS и коробках для криохранения, вкл. программное обеспечение RackScan Analyzer	6002 000 006



Стеллажи для морозильников

Выдвижной ящик или доступ сбоку?

При использовании стеллажей с выдвижными ящиками, выдвигаться будет только ящик с нужными морозильными боксами. Все другие боксы остаются во внутренней охлаждаемой области низкотемпературного морозильника. Выдвижные ящики Eppendorf оптимизированы для плавного перемещения при -80 °C и удобны в использовании.

При использовании стеллажей с боковым доступом из охлаждаемой области низкотемпературного морозильника придется выдвигать почти все боксы для хранения, чтобы извлечь нужные пробы.

Стеллажи для горизонтальных морозильников можно оборудовать блокирующими устройствами для фиксации боксов морозильника при выдвигании стеллажной стойки.



Нержавеющая сталь или алюминий?

В стандартной комплектации предусмотрены два типа материалов стеллажей.

Нержавеющая сталь:

- > Продолжительный срок службы и большая вместимость благодаря стабильности и прочности
- > Для боксов морозильника размером до 136 мм x 136 мм для гибкого использования
- > Оптимизированный режим охлаждения и усовершенствованная безопасность проб благодаря особой конструкции

Алюминий:

- > Для боксов морозильника размером до 133 мм x 133 мм
- > Некоррозионный анодированный алюминий для длительного использования

Глубина стеллажей

В лабораториях используются две системы - стандартные глубокие стеллажи с 4 боксами и глубокие стеллажи с 5 боксами. Почему это важно? В случае аварийной ситуации вы захотите спасти ваши ценные пробы. Проще всего сделать это, вытащив все стеллажи (включая пробы/боксы) и разместив их в резервном морозильнике. Для совместимости с большинством распространенных низкотемпературных морозильников конструкция морозильников Eppendorf предназначена для глубоких стеллажей с 4 боксами.

3 отделения или 5 отделений?

Низкотемпературный морозильник с 3 отделениями/ полками (напр., модель Innova U535) имеет более высокие отделения по сравнению с низкотемпературным морозильником с 5 отделениями (напр., серии CryoCube F570). Стеллажи морозильника с 5 отделениями помещаются в морозильники с 3 отделениями, но не наоборот. Чтобы полностью использовать вместимость вашего низкотемпеартурного морозильника, серии CryoCube F740 (с 3 отделениями) можно оборудовать стеллажами с 3 отделениями „MAX“. Эти стеллажи помещаются только в модели серии CryoCube F740 с 3 отделениями.

Более подробную информацию см. на www.eppendorf.com

Возможны ошибки и технические изменения.



Стеллаж без блокирующего стержня для горизонтального морозильника Eppendorf

Стеллаж с блокирующим стержнем для горизонтального морозильника Eppendorf

Стеллаж для низкотемпературного морозильника Eppendorf

Стеллаж с боковым доступом для низкотемпературного морозильника Eppendorf


Стеллажи из нержавеющей стали

Информация для заказа	
Описание	Номер для заказа
Стеллаж для морозильника: Innova® U101, CryoCube® F101h	
2 дюйм. или 53 мм, выдвижные, нержавеющая сталь	6001 062 210
2,5 дюйм. или 64 мм, выдвижные, нержавеющая сталь	6001 062 910
3 дюйм. или 76 мм, выдвижные, нержавеющая сталь	6001 062 310
4 дюйм. или 102 мм, выдвижные, нержавеющая сталь	6001 062 410
5 дюймов или 127 мм, выдвижные, нержавеющая сталь	6001 062 510
2 дюйм. или 53 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 061 210
2,5 дюйм. или 64 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 061 910
3 дюйм. или 76 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 061 310
4 дюйм. или 102 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 061 410
5 дюймов или 127 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 061 510
Стеллаж для морозильника: Innova® U360, U535, U725, U725-G, CryoCube® F740 series (3-compartment, Standard)	
2 дюйм. или 53 мм, выдвижные, нержавеющая сталь	6001 012 210
2,5 дюйм. или 64 мм, выдвижные, нержавеющая сталь	6001 012 910
3 дюйм. или 76 мм, выдвижные, нержавеющая сталь	6001 012 310
4 дюйм. или 102 мм, выдвижные, нержавеющая сталь	6001 012 410
5 дюймов или 127 мм, выдвижные, нержавеющая сталь	6001 012 510
2 дюйм. или 53 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 011 210
2,5 дюйм. или 64 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 011 910
3 дюйм. или 76 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 011 310
4 дюйм. или 102 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 011 410
5 дюймов или 127 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 011 510
DWP (53 мм), боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 011 110



Стеллажи для морозильников

Более подробную информацию по выбору стеллажей или использованию конфигуратора стеллажей см. в брошюре стеллажей на <https://econfig.bio-itech.de>

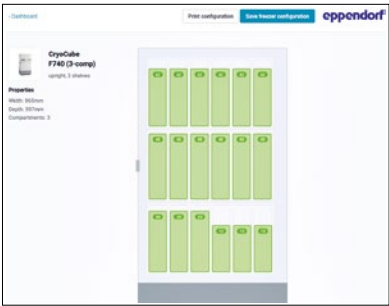

Информация для заказа	
Описание	Номер для заказа
Стеллаж для морозильника: серии Premium U410, U700, HEF® U410, CryoCube® F570 series, CryoCube® F740 (5 отделений, 1-4 отделения)	
2 дюйм. или 53 мм, выдвижные, нержавеющая сталь	6001 022 210
2,5 дюйм. или 64 мм, выдвижные, нержавеющая сталь	6001 022 910
3 дюйм. или 76 мм, выдвижные, нержавеющая сталь	6001 022 310
4 дюйм. или 102 мм, выдвижные, нержавеющая сталь	6001 022 410
2 дюйм. или 53 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 021 210
2,5 дюйм. или 64 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 021 910
3 дюйм. или 76 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 021 310
4 дюйм. или 102 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 021 410
DWP (53 мм), боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 021 110

Информация для заказа	
Описание	Номер для заказа
Стеллаж для морозильника: Серии CryoCube® F740 (5 отделений, MAX для 5th comp.)	
2 дюйм. или 53 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 081 210
2,5 дюйм. или 64 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 081 910
3 дюйм. или 76 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 081 310
4 дюйм. или 102 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 081 410
5 дюймов или 127 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 081 510
DWP (53 мм), боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 081 110
2 дюйм. или 53 мм, выдвижные, нержавеющая сталь	6001 082 210
2,5 дюйм. или 64 мм, выдвижные, нержавеющая сталь	6001 082 910
3 дюйм. или 76 мм, выдвижные, нержавеющая сталь	6001 082 310
4 дюйм. или 102 мм, выдвижные, нержавеющая сталь	6001 082 410
5 дюймов или 127 мм, выдвижные, нержавеющая сталь	6001 082 510

Стеллаж для морозильника: серии CryoCube® F740 (55 отделений, стандарт, 1 – 4 отделения)

Информация для заказа	
Описание	Номер для заказа
Стеллаж для морозильника: серии CryoCube® F740 (3 отделения, MAX)	
2 дюйм. или 53 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 071 210
2,5 дюйм. или 64 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 071 910
3 дюйм. или 76 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 071 310
4 дюйм. или 102 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 071 410
5 дюймов или 127 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 071 510
DWP (53 мм), боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 071 110
2 дюйм. или 53 мм, выдвижные, нержавеющая сталь	6001 072 210
2,5 дюйм. или 64 мм, выдвижные, нержавеющая сталь	6001 072 910
3 дюйм. или 76 мм, выдвижные, нержавеющая сталь	6001 072 310
4 дюйм. или 102 мм, выдвижные, нержавеющая сталь	6001 072 410
5 дюймов или 127 мм, выдвижные, нержавеющая сталь	6001 072 510

Стеллаж для морозильника: серии CryoCube® F740 (3 отделения, стандарт)

➤ см. стр. 285 в таблице Innova



Стеллаж для морозильника: Innova® C585, C760

Информация для заказа	
Описание	Номер для заказа
2 дюйм. или 53 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 040 210
2,5 дюйм. или 64 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 000 910
3 дюйм. или 76 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 000 310
4 дюйм. или 102 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 000 410
5 дюймов или 127 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 000 510
DWP (53 мм), боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 040 110
MTP, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 040 010
блокирующий стержень, 2 дюйм. или 53 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 040 211
блокирующий стержень, 2,5 дюйм. или 64 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 000 911
блокирующий стержень, 3 дюйм. или 76 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 000 311
блокирующий стержень, 4 дюйм. или 102 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 000 411
блокирующий стержень, DWP (53 мм), боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 040 111
блокирующий стержень, MTP, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 040 011

Стеллаж для морозильника: Серии CryoCube® FC660

Информация для заказа	
Описание	Номер для заказа
2 дюйм. или 53 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 050 210
2,5 дюйм. или 64 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 000 910
3 дюйм. или 76 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 000 310
4 дюйм. или 102 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 000 410
5 дюймов или 127 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 000 510
DWP (53 мм), боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 050 110
MTP, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 050 010
блокирующий стержень, 2 дюйм. или 53 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 050 211
блокирующий стержень, 2,5 дюйм. или 64 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 000 911
блокирующий стержень, 3 дюйм. или 76 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 000 311
блокирующий стержень, 4 дюйм. или 102 мм, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 000 411
блокирующий стержень, DWP (53 мм), боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 050 111
блокирующий стержень, MTP, боковой доступ, нержавеющая сталь	6001 050 011

Стеллажи из алюминия

Информация для заказа	
Описание	Номер для заказа
Стеллаж для вертикального морозильника: Innova® U101, CryoCube® F101h	
10 боксов на стеллаж, 2 дюйм. или 53 мм, выдвижные, алюминий	K0641-3003
6 боксов на стеллаж, 3 дюйм. или 76 мм, выдвижные, алюминий	K0641-3004
4 бокса на стеллаж, 4 дюйм. или 102 мм, выдвижные, алюминий	K0641-3005
Стеллаж для горизонтального морозильника: Innova® C585, C760, серии CryoCube® FC660	
13 боксов на стеллаж, 2 дюйм. или 53 мм, боковой доступ, алюминий	K0641-1690
9 боксов на стеллаж, 3 дюйм. или 76 мм, боковой доступ, алюминий	K0641-1700
6 боксов на стеллаж, 4 дюйм. или 102 мм, боковой доступ, алюминий	K0641-1750
Стеллаж для вертикального морозильника: Innova® U360, U535, U725, U725-G, серии CryoCube® F740 (3 отделения)	
28 боксов на стеллаж, 2 дюйм. или 53 мм, выдвижные, алюминий	K0641-3000
20 боксов на стеллаж, 3 дюйм. или 76 мм, выдвижные, алюминий	K0641-3001
12 боксов на стеллаж, 4 дюйм. или 102 мм, выдвижные, алюминий	K0641-3002
Стеллаж для вертикального морозильника: U410, HEF® U410, U700, серии CryoCube® F570, серии CryoCube® F740 (5 отделений)	
16 боксов на стеллаж, 2 дюйм. или 53 мм, выдвижные, алюминий	K0641-1900
12 боксов на стеллаж, 3 дюйм. или 76 мм, выдвижные, алюминий	K0641-1890
8 боксов на стеллаж, 4 дюйм. или 102 мм, выдвижные, алюминий	K0641-1880



Eppendorf Storage Boxes




Нужна помощь в наведении порядка?

Коробки для хранения Eppendorf Storage Boxes – комплексное системное решение для хранения проб. Универсальная модульная концепция, позволяющая выбирать оптимальные комбинации коробок согласно индивидуальным требованиям. Наружные габариты (133 мм) совместимы с габаритами стандартных морозильных штативов. Разнообразные внутренние решетки идеально подходят для всех типичных форматов пробирок: криогенные пробирки, пробирки для микроцентрифуг, конические пробирки (5 мл, 25 мл и 50 мл), а также другие лабораторные сосуды. Данный подход экономии пространства, а также полезные функции, помогают оптимизировать процедуру хранения и архивирования проб.



- 1. Прозрачная крышка для простоты и быстроты проверки проб
- 2. 5 дополнительных наклеек на крышке для нанесения пользовательской маркировки
- 3. Оптимальное использование пространства морозильной камеры благодаря комбинации различных форматов
- 4. Можно автоклавировать (121 °C, 20 мин) для стерилизации
- 5. Коробки для хранения конических пробирок объемом 15 мл и 50 мл с вентиляционными отверстиями для равномерного охлаждения. Это предотвращает повреждение или разбивание пробирок, что часто наблюдается при охлаждении длинных пробирок в закрытых коробках

- 1. Высококонтрастная нестираемая буквенно-цифровая лазерная маркировка каждого местоположения обеспечивает быструю регистрацию проб и минимизирует риск их перепутать
- 2. Сделана из полипропилена (ПП), что обеспечивает высокую стабильность при использовании в областях применения, предполагающих заморозку, а также осторожное открывание и закрывание
- 3. Легкая очистка в посудомоечной машине

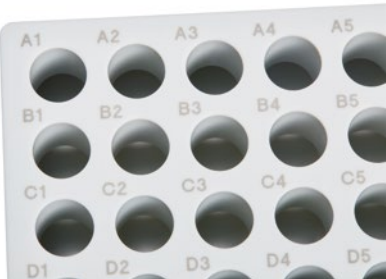



Более подробную информацию см. на www.eppendorf.com

Возможны ошибки и технические изменения.



Информация для заказа

Описание	Номер для заказа
Коробка для хранения 10 × 10, для 100 криогенных пробирок с внутр. резьбой, 3 шт., высота – 53 мм, 2 дюйма, полипропилен, для использования при температуре до -86 °C, автоклавируемая, с крышкой и буквенно-цифровым кодом	0030 140 508
Коробка для хранения 9 × 9, для 81 криогенной пробирки с закручивающимися крышками объемом 1 – 2 мл, 3 шт., высота — 53 мм, 2 дюйма, полипропилен, для использования при температуре до -86 °C, автоклавируемая, с крышкой и буквенно-цифровым кодом	0030 140 516
Коробка для хранения 9 × 9, для 81 криогенной пробирки с закручивающимися крышками объемом 3 мл, 2 шт., высота – 76 мм, 3 дюйма, полипропилен, для использования при температуре до -86 °C, автоклавируемая, с крышкой и буквенно-цифровым кодом	0030 140 540
Коробка для хранения 9 × 9, для 81 криогенной пробирки с закручивающимися крышками объемом 4 – 5 мл, 2 шт., высота – 102 мм, 4 дюйма, полипропилен, для использования при температуре до -86 °C, автоклавируемая, с крышкой и буквенно-цифровым кодом	0030 140 567
Коробка для хранения 8 × 8, для 64 пробирок объемом 1 – 2 мл, 3 шт., высота – 53 мм, 2 дюйма, полипропилен, для использования при температуре до -86 °C, автоклавируемая, с крышкой и буквенно-цифровым кодом	0030 140 524
Коробка для хранения 5 × 5, для 25 пробирок объемом 5 мл, 4 шт., высота – 64 мм, 2,5 дюйма, полипропилен, для использования при температуре до -86 °C, автоклавируемая, с крышкой и буквенно-цифровым кодом	0030 140 532
Коробка для хранения 5 × 5, для 25 пробирок объемом 5 мл с закручивающимися крышками, 2 шт., высота – 76 мм, 3 дюйма, полипропилен, для использования при температуре до -86 °C, автоклавируемая, с крышкой и буквенно-цифровым кодом	0030 140 613
Коробка для хранения 5 × 5, для 25 пробирок 15 мл, 2 шт., высота – 127 мм, 5 дюймов, полипропилен, для использования при температуре до -86 °C, автоклавируемая, с крышкой и буквенно-цифровым кодом	0030 140 583
Коробка для хранения 3 × 3, для 9 пробирок объемом 25 мл, 2 шт., высота – 89 мм, 3,5 дюйма, полипропилен, для использования при температуре -86 °C, автоклавируемая, с крышкой и буквенно-цифровым кодом	0030 140 729
Коробка для хранения 3 × 3, для 9 пробирок объемом 50 мл и 4 пробирок объемом 15 мл, 2 шт., высота – 127 мм, 5 дюймов, полипропилен, для использования при температуре до -86 °C, автоклавируемая, с крышкой и буквенно-цифровым кодом	0030 140 591

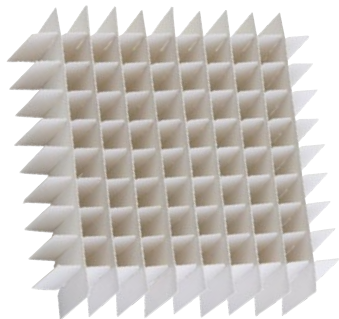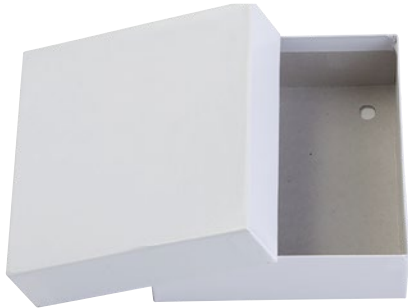

Картонные боксы для хранения проб в морозильнике

- > Белый картонный бокс с водостойким покрытием, устойчивая к низким температурам
- > Предлагаются боксы высотой 53 мм (2 дюйма), 76 мм (3 дюйма) и 102 мм (4 дюйма)
- > Совместимость с разделительными перегородками для боксов размером от 7 × 7 до 10 × 10 (разделительные перегородки продаются отдельно)
- > Габариты: 133 мм x 133 мм

Разделительные перегородки боксов для морозильника

- > Предлагаются в размерах 7 × 7, 8 × 8, 9 × 9 и 10 × 10
- > Совместимы с картонными боксами для хранения в морозильнике (продаются отдельно)

Информация для заказа

Описание	Номер для заказа
Разделительные перегородки боксов для морозильника	
7 × 7, максимальный диаметр пробирки 17,4 мм, вмещает 49 пробирок	D49
8 × 8, максимальный диаметр пробирки 15 мм, вмещает 64 пробирки	D64
9 × 9, максимальный диаметр пробирки 13 мм, вмещает 81 пробирку	D81
10 × 10, максимальный диаметр пробирки 11,8 мм, вмещает 100 пробирок	D100
Картонные боксы для хранения проб в морозильнике, белого цвета	
Высота 53 мм	B50-SQ
Высота 76 мм	B75-SQ
Высота 102 мм	B95-SQ

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Russia LLC · Derbenevskaya quay 11 · Moscow 115114 · Russia · info@eppendorf.ru · www.eppendorf.com
Eppendorf Austria GmbH · 1210 Wien · Austria · Tel. +43 1 890 13 64-0 · Fax +43 1 890 13 64-20 · office@eppendorf.at · www.eppendorf.at · www.eppendorf.com/eshop